

Revisjon	Beskrivelse	Utarbeidet av	Godkjent av	Dato
1	Desinfeksjon av utstyr	Karin Bakkelund	Karin Bakkelund	17.08.07
2		Trine Skoglund		28.04.11

RUTINE FOR DESINFEKSJON AV UTSTYR

1	Ansvar Forsøksdyrtekniker																																												
2	Formål Sikre desinfeksjon av utstyr.																																												
3	Utstyr																																												
4	Utførelse <table><tr><th>UTSTYR</th><th>DESINFEKSJONSMETODE</th><th>ANMERKNING</th></tr><tr><td>Kir. instrumenter, vaskefat, boller og lignende</td><td>Instrumentvaskemaskin Autoklaving</td><td>Det er ikke nødvendig med kjemisk desinfeksjon før varmedesinfeksjon av infisert utstyr. Utstyr vaskes før autoklaving.</td></tr><tr><td>Vannflasker til dyr</td><td>Flaskevaskemaskin Autoklaving ved behov</td><td>Drikkenipler vaskes og autoklaveres.</td></tr><tr><td>Kortholdere</td><td>Instrumentvaskemaskin, autoklaving</td><td></td></tr><tr><td>Dyrebur</td><td>Vaskemaskin Autoklaving ved behov</td><td></td></tr><tr><td>Burtopper</td><td>Vaskemaskin Autoklaving ved behov</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gummi og plastartikler</td><td>Autoklaving Kjemisk desinfeksjon: Virkon eller Kloramin</td><td>En del gjenstander tåler ikke varmedesinfeksjon, bruk da kjemisk desinfeksjon.</td></tr><tr><td>Varmeømfintlig utstyr, f.eks. rektaltermometer</td><td>Kjemisk desinfeksjon: Virkon eller Kloramin</td><td>Desinfeksjonen skal forgå i lukkede kar.</td></tr><tr><th colspan="3">ROM OG INVENTAR</th></tr><tr><td>Operasjonsbord</td><td>Kjemisk desinfeksjon:70% sprit, Virkon eller Kloramin</td><td>Alt tøy og utstyr fjernes fra bordet før desinfeksjon. Vanlig rengjøring før desinfeksjon.</td></tr><tr><td>Inventar (benker, apparatur)</td><td>Kjemisk desinfeksjon:70% sprit, Virkon eller Kloramin</td><td>Vanlig rengjøring før desinfeksjon.</td></tr><tr><td>Spesiell apparatur (ultralydutstyr og lignende)</td><td>H2O2, desinfeksjonsservietter</td><td></td></tr><tr><td>Store flater (vegger, gulv)</td><td>Kjemisk desinfeksjon:H2O2, Virkon eller Kloramin</td><td>Desinfiseres vanligvis kun ved synlig søl. Vanlig rengjøring før desinfeksjon.</td></tr></table>			UTSTYR	DESINFEKSJONSMETODE	ANMERKNING	Kir. instrumenter, vaskefat, boller og lignende	Instrumentvaskemaskin Autoklaving	Det er ikke nødvendig med kjemisk desinfeksjon før varmedesinfeksjon av infisert utstyr. Utstyr vaskes før autoklaving.	Vannflasker til dyr	Flaskevaskemaskin Autoklaving ved behov	Drikkenipler vaskes og autoklaveres.	Kortholdere	Instrumentvaskemaskin, autoklaving		Dyrebur	Vaskemaskin Autoklaving ved behov		Burtopper	Vaskemaskin Autoklaving ved behov					Gummi og plastartikler	Autoklaving Kjemisk desinfeksjon: Virkon eller Kloramin	En del gjenstander tåler ikke varmedesinfeksjon, bruk da kjemisk desinfeksjon.	Varmeømfintlig utstyr, f.eks. rektaltermometer	Kjemisk desinfeksjon: Virkon eller Kloramin	Desinfeksjonen skal forgå i lukkede kar.	ROM OG INVENTAR			Operasjonsbord	Kjemisk desinfeksjon:70% sprit, Virkon eller Kloramin	Alt tøy og utstyr fjernes fra bordet før desinfeksjon. Vanlig rengjøring før desinfeksjon.	Inventar (benker, apparatur)	Kjemisk desinfeksjon:70% sprit, Virkon eller Kloramin	Vanlig rengjøring før desinfeksjon.	Spesiell apparatur (ultralydutstyr og lignende)	H2O2, desinfeksjonsservietter		Store flater (vegger, gulv)	Kjemisk desinfeksjon:H2O2, Virkon eller Kloramin	Desinfiseres vanligvis kun ved synlig søl. Vanlig rengjøring før desinfeksjon.
UTSTYR	DESINFEKSJONSMETODE	ANMERKNING																																											
Kir. instrumenter, vaskefat, boller og lignende	Instrumentvaskemaskin Autoklaving	Det er ikke nødvendig med kjemisk desinfeksjon før varmedesinfeksjon av infisert utstyr. Utstyr vaskes før autoklaving.																																											
Vannflasker til dyr	Flaskevaskemaskin Autoklaving ved behov	Drikkenipler vaskes og autoklaveres.																																											
Kortholdere	Instrumentvaskemaskin, autoklaving																																												
Dyrebur	Vaskemaskin Autoklaving ved behov																																												
Burtopper	Vaskemaskin Autoklaving ved behov																																												
Gummi og plastartikler	Autoklaving Kjemisk desinfeksjon: Virkon eller Kloramin	En del gjenstander tåler ikke varmedesinfeksjon, bruk da kjemisk desinfeksjon.																																											
Varmeømfintlig utstyr, f.eks. rektaltermometer	Kjemisk desinfeksjon: Virkon eller Kloramin	Desinfeksjonen skal forgå i lukkede kar.																																											
ROM OG INVENTAR																																													
Operasjonsbord	Kjemisk desinfeksjon:70% sprit, Virkon eller Kloramin	Alt tøy og utstyr fjernes fra bordet før desinfeksjon. Vanlig rengjøring før desinfeksjon.																																											
Inventar (benker, apparatur)	Kjemisk desinfeksjon:70% sprit, Virkon eller Kloramin	Vanlig rengjøring før desinfeksjon.																																											
Spesiell apparatur (ultralydutstyr og lignende)	H2O2, desinfeksjonsservietter																																												
Store flater (vegger, gulv)	Kjemisk desinfeksjon:H2O2, Virkon eller Kloramin	Desinfiseres vanligvis kun ved synlig søl. Vanlig rengjøring før desinfeksjon.																																											
5	HMS Bruk lukkede beholdere ved desinfeksjonsbad Virkon: Irriterende. Se eget produktdatablad. Bruk egnet beskyttelse: Hansker, munnbind, vernebriller. Kloramin: Helseskadelig og irriterende. Allergifremkallende. Se eget produktdatablad. Bruk egnet beskyttelse: Hansker, munnbind, vernebriller.																																												